

## Newport PSC100 雷射電流源

### ☆ 雷射電流源輸出設定

1、將電流源電源開關打開




2、【MODE】調到【CONST I】



3、檢查旋扭是否歸零（逆時針旋轉到底！）



4、按下【OUTPUT】，輸出雷射。綠燈亮表示電流輸出至半導體雷射。

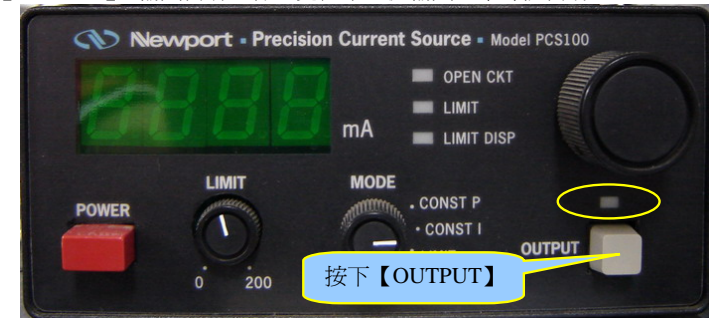

5、順時針旋轉旋扭，調整輸出雷射電流。  
(務必慢慢轉，不要讓電流輸出增加太快)



注意：切勿動到 LIMIT 旋扭。LIMIT 旋扭功能：設定電流最大輸出

6、關機時，請按相反次序進行，即先降低電流至 0.00mA，關掉輸出鍵，最後關電源。