


THORLABS LDC220 雷射電流源

☆ 雷射電流源輸出設定

1、將電流源電源開關打開




2、按【DISPLAY】區的【 \wedge 】或【 \vee 】按鈕，選擇【ILD】。

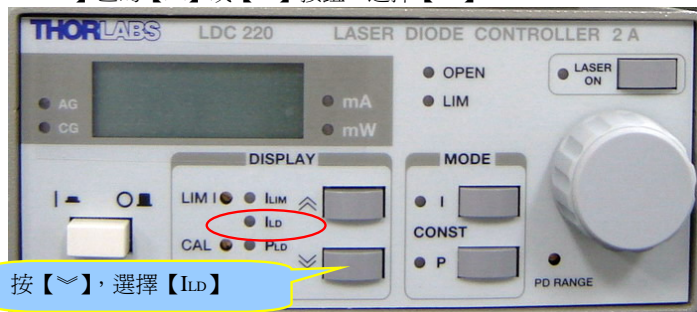


3、檢查旋扭是否歸零（逆時針旋轉到底！）



4、按下輸出鍵（LASER ON），綠燈亮表示電流輸出至半導體雷射。

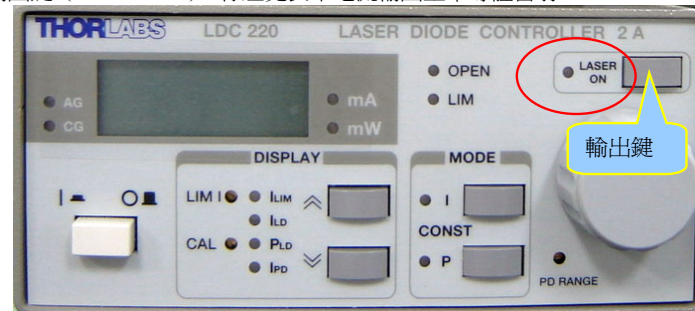

5、順時針旋轉旋扭，調整輸出雷射電流。
（務必慢慢轉，不要讓電流輸出增加太快）

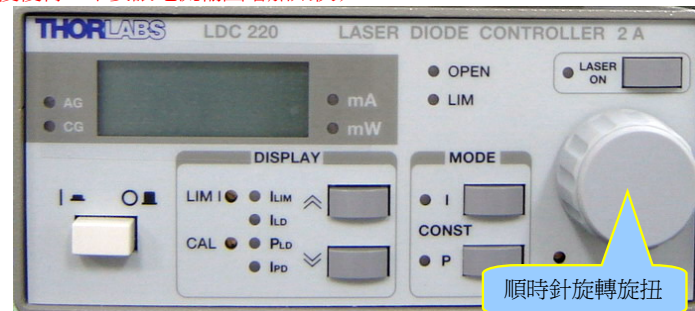

6、關機時，請按相反次序進行，即先降低電流至 0.00mA，關掉輸出鍵，最後關電源。