


光電實驗室


THORLABS TED200 雷射溫控

☆ 雷射溫度控制設定


1、將儀器電源開關打開

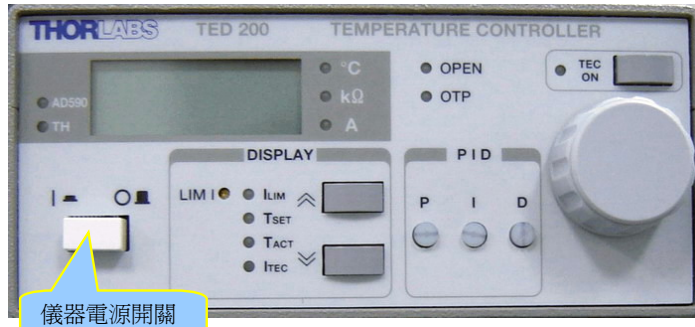


2、按【DISPLAY】區的【 \wedge 】或【 \vee 】按鈕，選擇【TSET】。

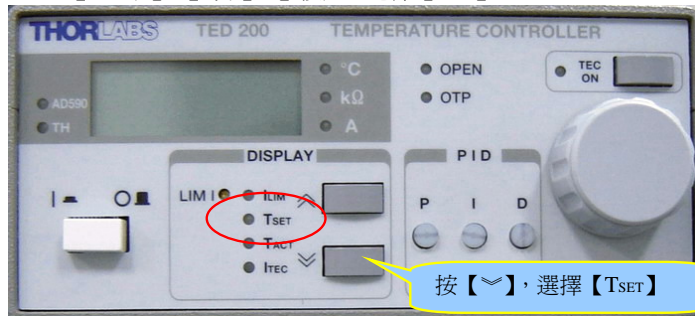


3、旋轉旋鈕，設定溫度。

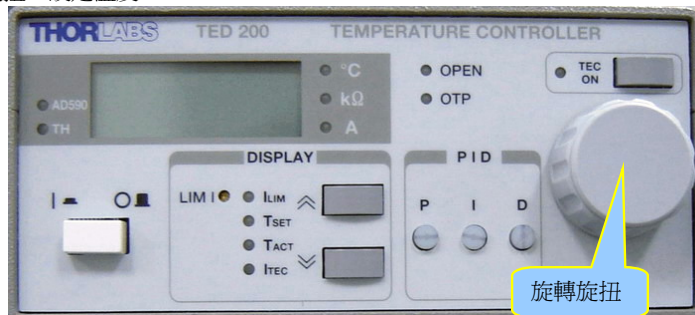

4、按【DISPLAY】區的【 \wedge 】或【 \vee 】按鈕，選擇【TACT】，顯示當時溫度。

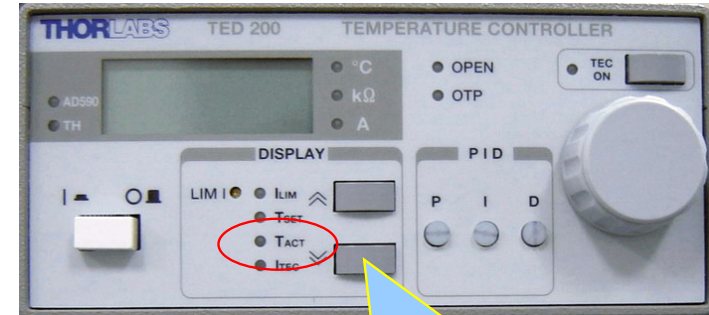

5、按【TEC ON】啟動溫度控制

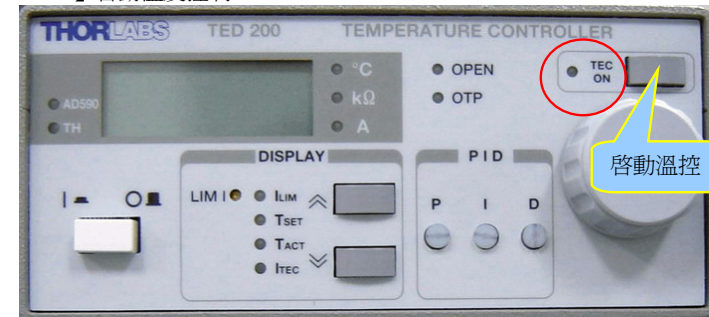

6、關機時，請按相反次序進行，先關掉溫控啟動鍵，最後關電源。